

BloodZol

使用前请仔细阅读说明书

目录号: EE131

保存: 试剂盒在室温 (15-25°C) 干燥条件下保存一年。

产品说明

BloodZol 适用于从 0.1-20 ml 含各种抗凝剂的新鲜血液或冻存血液样品中提取基因组 DNA, 可最大限度地去除蛋白、色素、脂类及其它抑制性杂质。提取的基因组 DNA 片段完整, 产量高, 纯度好。不同血液样品中白细胞数量不同, 提取的 DNA 量不同。提取的 DNA 适用于酶切、PCR、文库构建、Southern Blot 等实验。

特点

提取量高: 提取 0.1-20 ml 各种血液, 可获得 3-400 µg 高纯度 DNA。

安全可靠: 无苯酚、氯仿的污染。

注意事项

- 1、所有离心均在室温下完成。
- 2、血样反复冻融, 会导致提取的 DNA 片段较小且提取量下降。所得基因组 DNA 也应尽可能避免反复冻融, 以免断裂。
- 3、血液样品的储存。

短期保存: 已加入抗凝剂的血液样品可在 2-8°C 储存最多 10 天, 对于某些实验例如 Southern 杂交等, 需要得到完整全长的基因组 DNA 请将血液样品在 2-8°C 储存不超过 3 天, 此时基因组 DNA 的降解程度较轻。

长期保存: 已加入抗凝剂的血液请置于 -70°C 保存 (如果提取高分子量的 DNA 推荐使用 EDTA 抗凝剂)。

试剂盒组成

Component	EE131-01 (可处理 50 ml 血液)	EE131-02 (可处理 200 ml 血液)
Red Cell Lysis Buffer (RCL)	125 ml	2×250 ml
Lysis Buffer 3 (LB3)	30 ml	120 ml
Elution Buffer (EB)	25 ml	80 ml
Proteinase K (20 mg/ml)	250 µl	1 ml

操作步骤

所有离心均在室温 (以 400 µl 血样为例)

- 1、加 2.5 倍体积 RCL (如 400 µl 血加入 1 ml RCL) 于血样中, 颠倒混匀几次, 室温放置 5 分钟。
- 2、10,000×g 离心 3 分钟, 去上清, 留白细胞沉淀。
- 3、加 200 µl LB3 和 2 µl Proteinase K, 立即涡旋混匀, 65°C 放置 10 分钟, 期间混匀数次, 溶液应变为清亮 (如溶液未彻底变清亮, 说明细胞裂解不彻底, 可能导致提取 DNA 量少和提取出的 DNA 不纯, 请延长裂解时间至溶液清亮为止)。
- 4、加入 200 µl 异丙醇, 充分颠倒混匀, 此时可能会出现丝状或簇状基因组 DNA。
- 5、10,000×g 离心 5 分钟, 去上清。
- 6、加入 200 µl 70% 的乙醇, 涡旋振荡 5 秒钟, 10,000×g 离心 5 分钟, 去上清。
- 7、重复步骤 6 一次。
- 8、干燥 DNA 沉淀直到所有的液体挥发干净。加入 200 µl EB, 低速涡旋 5 秒, 65°C 放置 10 分钟至 1 小时溶解 DNA, 其间轻弹数次助溶。

附表

	血液体积 (µl)						
	100	400	1000	3000	5000	10000	20000
Red Cell Lysis Buffer (RCL)	250	1000	2500	7500	12500	25000	50000
Lysis Buffer 3 (LB3)	50	200	500	1500	2500	5000	10000
Proteinase K	0.5	2	5	15	25	50	100
100% 异丙醇	50	200	500	1500	2500	5000	10000
70% 乙醇	50	200	500	1500	2500	5000	10000
Elution Buffer (EB)	50	200	200	300	500	1000	1000
离心机转速	10,000×g	10,000×g	3,000×g	3,000×g	3,000×g	3,000×g	3,000×g
离心时间	3/5/5 min	3/5/5 min	10/10/10 min	10/10/10 min	10/10/10 min	10/10/10 min	10/10/10 min

本产品仅供研究, 不用于临床诊断。

版本号: VI-202008

服务投诉电话 +86-10-57815020

服务投诉邮箱 complaints@transgen.com.cn

